

# CTデータを並べてみよう

v1.36 版



連続断面画像から、2つのCTデータを同時に構築し、並べて表示することができます。

## 連続断面画像を開く

[ファイル(F)] メニューから [連続断面画像を開く(F)] を選択します。




データ1とデータ2のそれぞれの [画像選択] から連続断面画像を1つ指定して開き、 [OK] をクリックします。

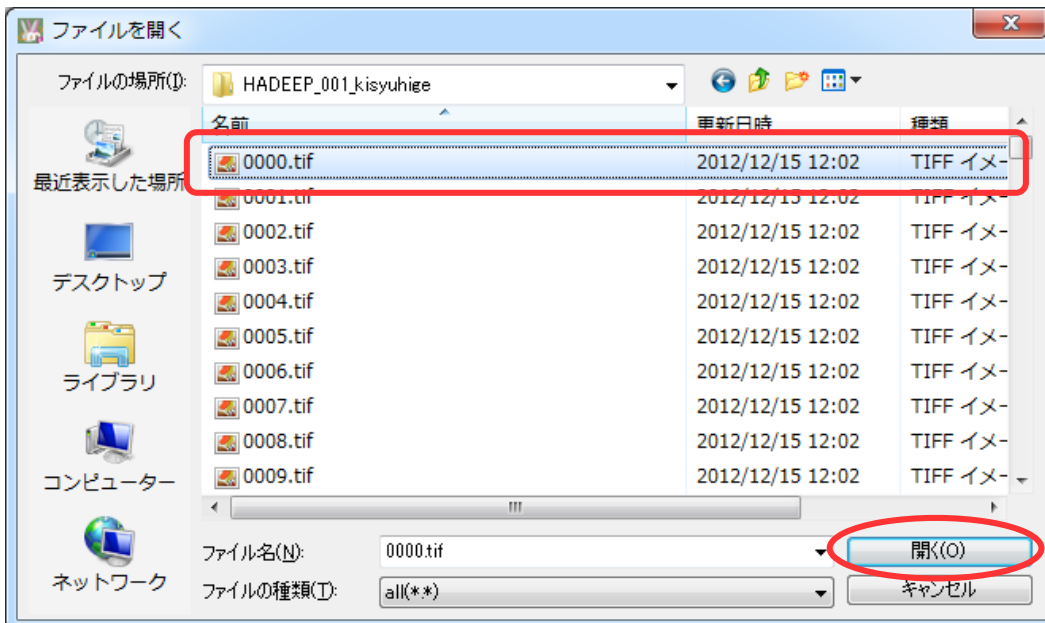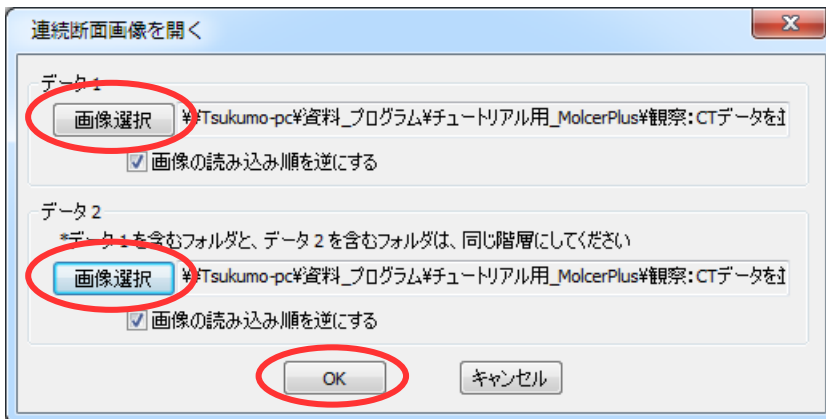


データ1のCTデータが右側に、データ2が左側に表示されました。



回転したいデータをダブルクリックして選択し、レンダリング方法や左右のデータ向きを合わせます。

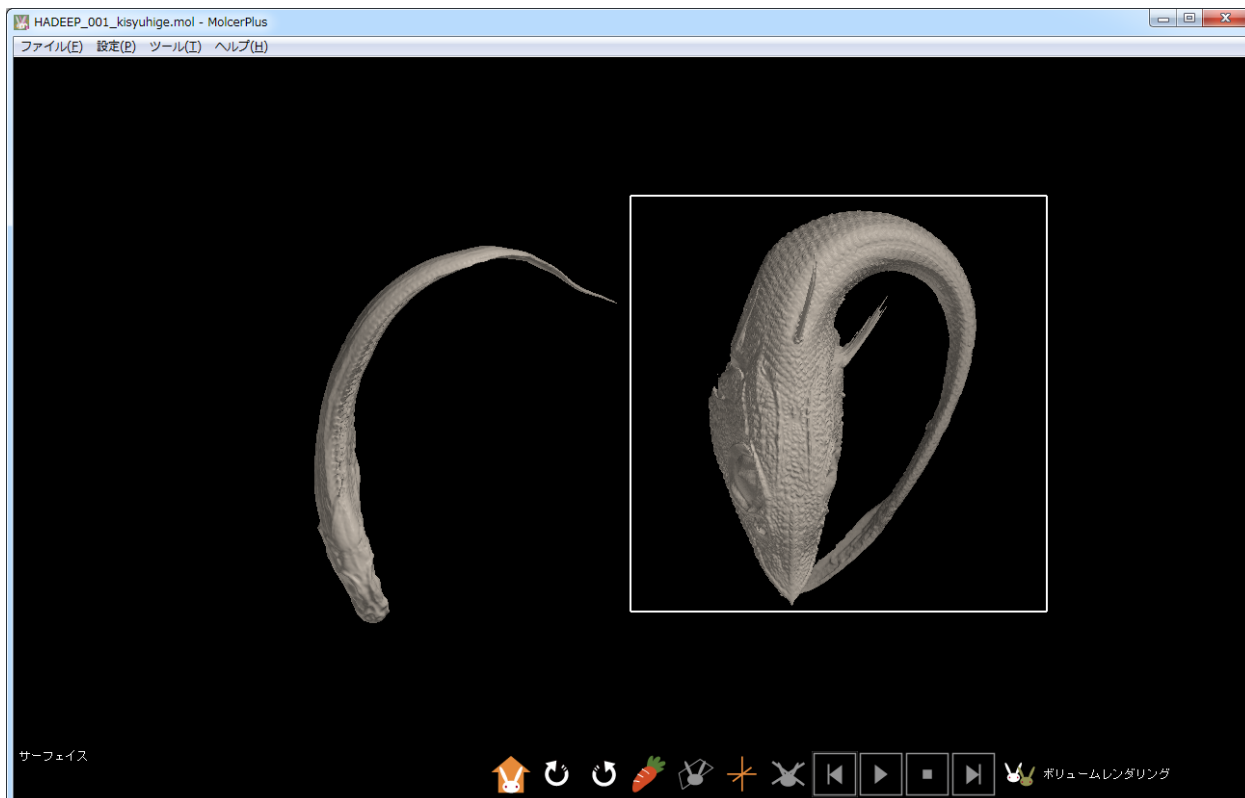

[設定(P)] メニューから [オブジェクトを連動(C)] を選択します。

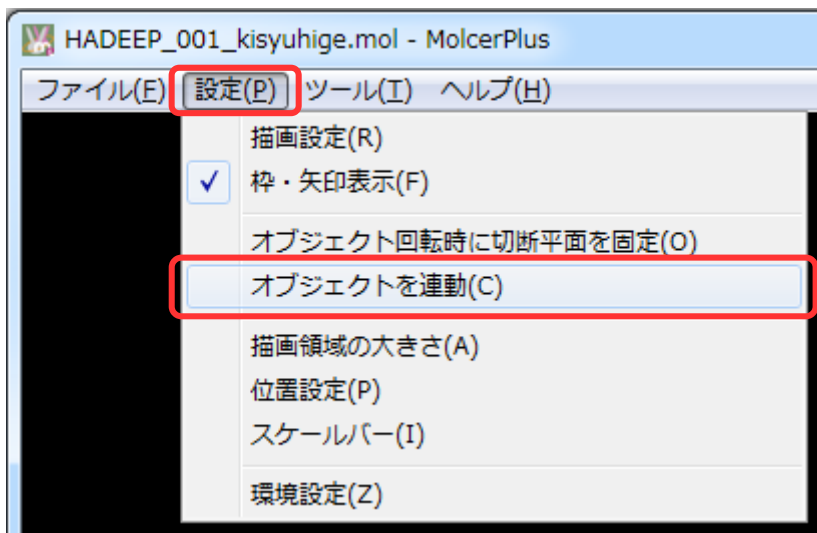

データ1 (右) とデータ2 (左) のCTデータが連動します。  
2つのデータを常に同じ向きから観察できるようになりました

